


BluSight 蓝光切胶仪


BluSight 蓝光切胶仪主要应用于蓝光激发的核酸染料标记的凝胶观察及切胶。采用科学的人体力学设计，舒适的开合角度，使得切胶观察更轻松。蓝光光源保护样品更保护操作者安全，可配套莫纳安全核酸染料使用，也适配多种蓝光染料，应用更灵活。体积小，节省空间，观察、切胶好助手。

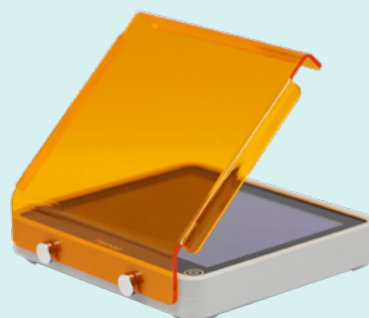


仪器特点

信噪比高

激发均匀，低背景，成像更清晰。

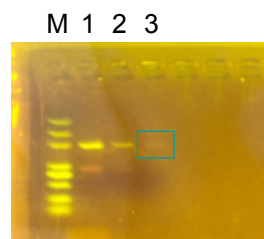

莫纳 BluSight 蓝光切胶仪
效果图

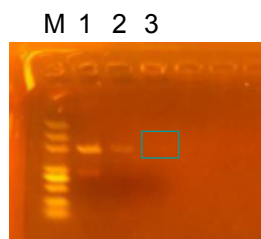

某品牌蓝光切胶仪

更安全

蓝光光源对人体、凝胶和样品无损伤，无需护目镜及面罩，实验更轻松。




操作更简便

橙色滤光板采用科学的人体力学设计，舒适的开合角度，便于观察及切胶。




配套试剂

可配套 MonTrack™ Safe Green、MonTrack™ Safe Green Plus 染料，效果更佳，最低可检测 0.5 ng dsDNA；同时也适用于多种其它蓝光激发核酸染料，如 SYBR Safe、SYBR Gold 等，应用灵活。

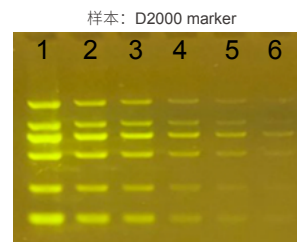

上样浓度顺序：20ng、10ng、5ng、2ng、1ng、0.5ng

搭配 MonTrack™ Safe Green Plus 前染效果图，无拖带、不影响核酸迁移。

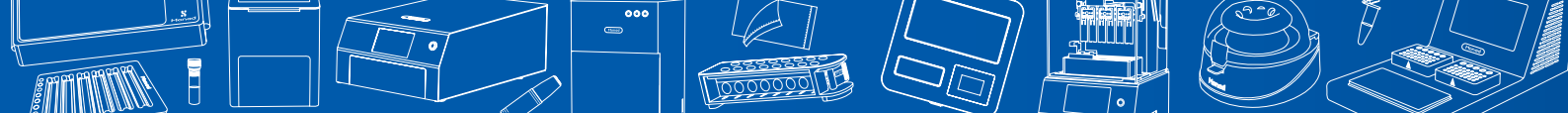

应用范围

- 1、基因定性、半定量检测 PCR 实验；
- 2、基因克隆凝胶验证实验；
- 3、核酸样本质控（RNA 凝胶、基因组凝胶检测）等。

配置参数

货号	GGD50501	型号	BluSight
名称	蓝光切胶仪	英文名称	Blue LED transilluminator
透射光源	蓝色 LED，波长 470 nm	观察面积	14.7(D)×11.7(W) cm
灵敏度	0.5 ng dsDNA	输入电源	DC24V，1000mA
外形尺寸	18.2(W) ×17(D) × 2.6(H) cm	净重	0.93 kg

订购信息



货号	名称	描述	规格
GD50501	Blue LED Transilluminator	BluSight 蓝光切胶仪	1/set
GDA5001	Orange Plate	橙光板	1/pk

关联产品



货号	名称	描述	规格	目录价 (¥)
ME20301S	MonTrack™ Safe Green Plus	安全核酸染料 Safe Green Plus	500 µl	550
ME20301M	MonTrack™ Safe Green Plus	安全核酸染料 Safe Green Plus	5×500 µl	2180
ME00201S	MonTrack™ High Gel Strength Agarose	高硬度琼脂糖	100 g	288

 400-928-3698

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

Tel: +86-(0)21-6486 8889
Fax: +86-(0)21-6486 8669

E-mail: support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



关注莫纳生物公众号
福利多多



添加好友
产品答疑 试用 咨询